


# MFSHip で簡単に静止画を撮影する方法

MFSHip で静止画保存をする際には毎回名前を付けて保存をする以外にも以下の設定で便利に画像保存ができます。


カメラメニューからキャプチャ設定を開きます

キャプチャ設定画面で画像を保存するフォルダやファイル名、ファイルフォーマットを設定します。

キーボード欄のキャプチャに割り当てたショートカットキーをライブ画面上で押下すると設定した内容で自動的に静止画が保存されます。

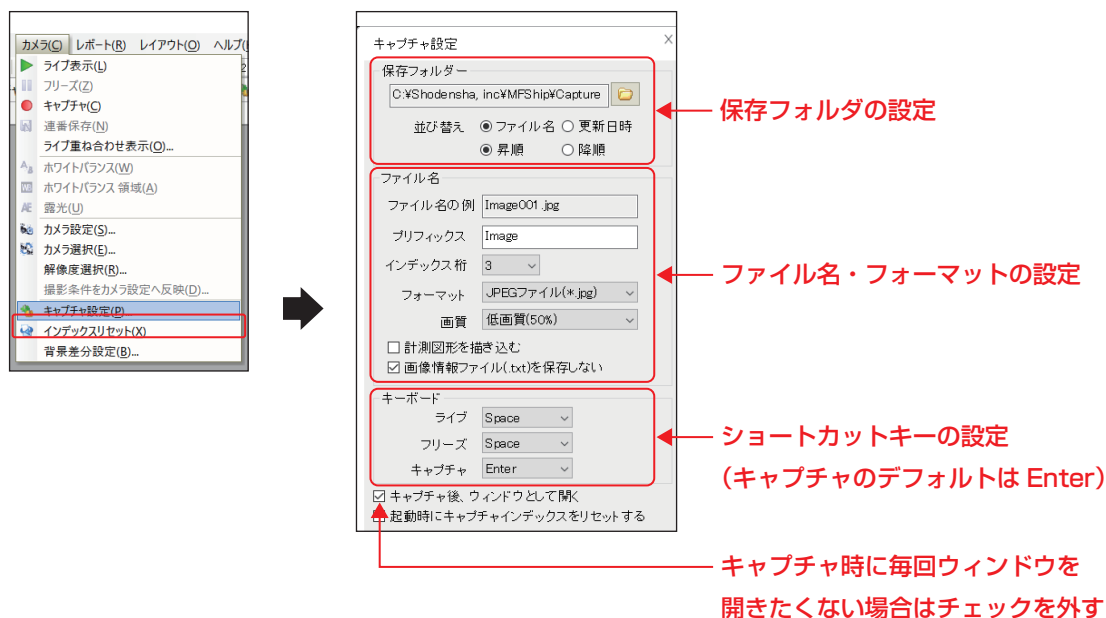

キーボード操作だけでなく画面上のキャプチャボタンでも同様に静止画保存が可能です。

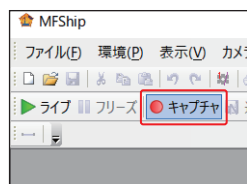

また、任意のキーボードキーを割り当てできる市販の押しボタンやフットスイッチにキャプチャのショートカットキーを割り当てれば外部スイッチからも画像保存ができるようになります。